

REVEAL® Q+ ОХРАТОКСИН

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!



Состав набора:

25 тест-полосок Reveal® Q+ Охратоксин
25 красных чашек для разбавления
25 чашек для образцов
01 Бутыль с разбавителем образца

Product Number: 8685

Threshold: 2–20 ppb


Testing time: 9 minutes

Call 800.234.5333 to order or visit NEOGEN.com

Проведение анализа



1 Подготовьтесь, введя QR-код в считыватель AccuScan® Gold.

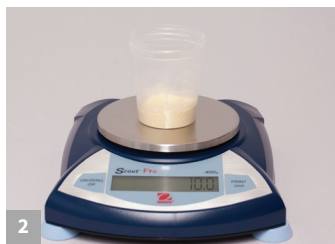

2 Получите репрезентативную выборку. Измельчите и взвесьте образец массой 10 г.



3 Добавьте к образцу 40 мл метанола.



4 Энергично встряхивайте в течение 3 минут или перемешивайте в течение 1 минуты.



5 Отстоять, а затем профильтровать.



6 Перенесите 200 мкл в красную чашку для разбавления.



7 Добавьте 100 мкл экстракта образца в красную чашку для разбавления и перемешайте 5 раз.




8 Перенесите 100 мкл в чашку для образцов.



9 Поместите новую полоску Reveal для выявления охратоксина в чашку для образцов. Установите таймер на 9 минут.



10 Немедленно извлеките через 9 минут и интерпретируйте результаты с помощью считывающего устройства AccuScan Gold.

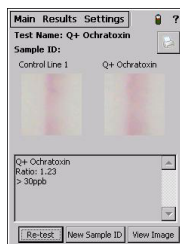

Результаты показаны на считывающем устройстве AccuScan Gold.

Для заказа позвоните + 7 499 649 02 01
или зайдите на наш сайт www.neo-test.ru

Reveal[®] Q+

Охратоксин

Водная экстракция

Артикул: 8685

Информация для заказа

8685 Reveal Q+
for Ochratoxin
AccuScan[®] Gold



Надёжный анализ

NEOGEN[®] представляет Reveal[®] Q+ для охратоксина, простой в использовании, быстрый, количественный тест бокового потока, который обеспечивает непревзойденную точность всего за девять минут.

Reveal Q+ для охратоксина — это инновационная технология, дающая точные и воспроизводимые количественные результаты.

- **Простая** экстракция водой
- **Быстрый** результат
- **Лёгкий** в использовании

Рекомендуемые материалы

NEOGEN #	Описание
9428, 9428B	Чашки для сбора проб с крышками 125 мл
9421, 9421B	Пробирки для сбора проб с крышками
9420, 9429, 9519	Фильтровальные шприцы, фильтровальная бумага Whatman # 4 или эквивалент
9330	Центрифуга, мини
9172	Микроцентрифужные пробирки
9448, 9447	Дозирующий насос или мерный цилиндр
9401, 9453	Измельчитель Agri-grind или аналогичный
9427	Весы, рассчитанные на взвешивание 5–50 г ± 0,1 г
9426, 9452	Таймер
9475	Стойка для чашек для образцов
9860, 9272, 9278	Пипетка, 100 мкл
9464, 9487	Наконечники для пипеток 1–200 мкл
9488	Пипетка, 200 мкл
—	Дистиллированная или деионизированная вода

