

# REVEAL® Q+ ФУМОНИЗИН

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией



## Состав набора:

25 тест-полосок Reveal® Q+ Фумонизин  
25 Чашек для образцов  
25 Красных чашек для разбавления  
02 Флакона с разбавителем

Артикул: 8885

Диапазон измерений: 0.3–6 мг/кг

Время анализа: 6 минут

## Проведение теста



1 Подготовьтесь, введя QR-код в считыватель Reveal AccuScan® Gold.



2 Получите репрезентативную выборку. Измельчите и взвесьте образец массой 10 г.



3 Добавьте к образцу 50 мл 65% этанола.




4 Энергично встряхивайте в течение 3 минут или перемешивайте в течение 1 минуты.



5 Отстоять, затем отфильтровать или использовать микроцентрифугу и центрифугировать в течение 30–60 секунд.



6 Добавьте 200 мкл разбавителя образца в красную чашку для разбавления.

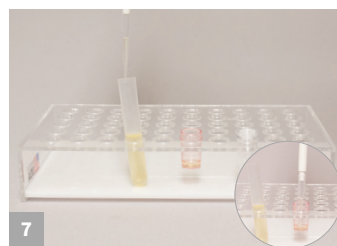

7 Добавьте 100 мкл экстракта образца в красную чашку для разбавления и перемешайте вверх и вниз 5 раз.




8 Перенесите 100 мкл в чашку для образцов.



9 Поместите новую полоску Reveal for Strip в чашку для образцов. Установите таймер на 6 минут.



10 Немедленно извлеките через 6 минут и интерпретируйте результаты с помощью ридера Reveal AccuScan Gold.

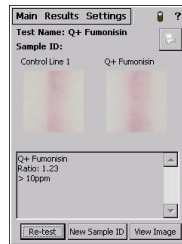

Результаты показаны на считывающем устройстве AccuScan Gold. Образцы с концентрацией более 6 мг/кг необходимо разбавить и протестировать повторно.



www.neo-test.ru

# Reveal<sup>®</sup> Q+

## ФУМОНИЗИН

Артикул: 8885

### Информация для заказа

8885 Reveal Q+

Фумонизин

AccuScan<sup>®</sup> Gold



### Анализируйте с уверенностью!

NEOGEN<sup>®</sup> представляет Reveal<sup>®</sup> Q+ для фумонизина, простой в использовании, быстрый, количественный тест бокового потока, который обеспечивает непревзойденную точность всего за шесть минут.

Reveal Q+ for Fumonisin — это инновационная технология, дающая точные и воспроизводимые количественные результаты.

- **Простая** экстракция этанолом
- **Быстрый** результат
- **Прост** в использовании

### Рекомендуемые материалы, не входящие в состав набора

NEOGEN #	Описание
9428, 9428B	Чашки для сбора проб с крышками 125 мл
9421, 9421B	Пробирки для сбора проб с крышками
9420, 9429, 9519	Фильтровальные шприцы, фильтровальная бумага Whatman #4 или эквивалент
9330	Центрифуга, мини
9172	Микроцентрифужные пробирки
9448, 9447	Дозирующий насос или мерный цилиндр
9401, 9453	Измельчитель Agri-grind или аналогичный
9427	Весы для взвешивания 5–50 г ± 0,1 г
9452	Таймер
9475	Стойка для чашек с образцами
9272, 9860	Пипетки, 100 мкл
9407, 9410, 9417	Наконечники, 1–200 мкл
9488	Пипетки, 200 мкл
8073, 8074	65% раствор этанола

