



REVEAL® Q+ MAX для ДОН

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ!

Materials Provided:

- 25 тест-полосок Reveal® Q+ MAX для ДОН
- 25 красных чашек для разведения
- 25 прозрачных чашек
- 02 флакона с разбавителем образца
- 25 MAX водной экстракции

Инструкции по использованию комплекта

Проведение анализа

Артикул: 8388

Диапазон измерений: 0.3–6 ppm

Время теста: 3 минуты

Call 800.234.5333 to order or visit NEOGEN.com



1 Подготовьтесь, введя QR-код в считыватель Raptor®.



2 Получите репрезентативную выборку. Измельчите и взвесьте образец массой 10 г.




3 Добавьте в образец содержимое пакета 1 MAX 1.




4 Добавьте к образцу 50 мл дистиллированной или деионизированной воды.*



5 Энергично встряхивайте в течение 3 минут или перемешивайте в течение 1 минуты.

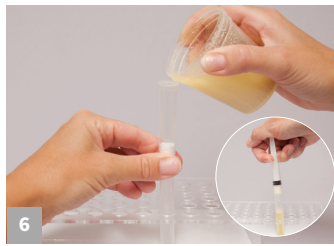

6 Дайте отстояться, затем профильтруйте, собрав не менее 3 мл фильтрата.

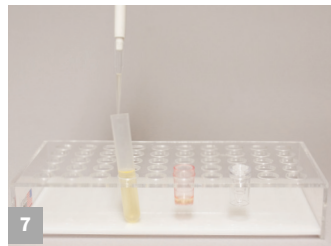

7 Добавьте 100 мкл экстракта образца в красную чашку для разведения и перемешайте 5 раз.



8 Добавьте 1000 мкл разбавителя образца в красную чашку для разбавления




9 Вставьте полоску в картридж Raptor.



10 Вставьте картридж в считыватель Raptor.



11 Добавьте 400 мкл образца из красного стакана для разбавления на заднюю часть картриджа Raptor. Считыватель запустится автоматически.

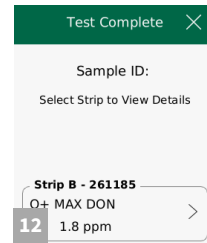

12 Результаты показаны на ридере Raptor.* Образцы с концентрацией более 6 ppm необходимо разбавить и провести повторный анализ.

Для РФ: позвоните +7 499 649 02 01
или закажите через наш сайт www.neo-test.ru

Для РБ: позвоните +375 17 336 50 54
или закажите через наш сайт www.komprod.com

Reveal® Q+ MAX for DON

Product Number: 8388

Информация для заказа

8885 Reveal® Q+ MAX
for DON
9696 Raptor Solo Platform
9681 Raptor Cartridges



Materials Recommended but Not Provided

NEOGEN Item	Extraction Materials
9428, 9428B	Чашки для сбора проб с крышками, 125 мл
9421, 9421B	Пробирки для сбора проб с крышками
9420, 9429, 9519	Фильтровальные шприцы, фильтровальная бумага
9330	Центрифуга, мини
9172	Микроцентрифужные пробирки
9448, 9447	Дозирующий насос или мерный цилиндр
9401, 9453	Измельчитель Agri-grind
9427	Весы, способные взвешивать 5–50 г ± 0,1 г
9426, 9452	Таймер
9475	Показать стойку для чашек для образцов
9463	РПипетка, 100–1000 мкл
9464, 9487	Наконечники 100 - 1000 мкл
9693	Пипетки, 400 мкл
—	
8089	MAX 1 пакет для водной экстракции

Надежный анализ

NEOGEN® представляет Reveal® Q+ MAX для ДОН, простой в использовании количественный тест бокового потока, который обеспечивает непревзойденную точность всего за пять минут. В тесте используется стандартная экстракция MAX, позволяющая пользователям обрабатывать один образец экстракта и тестировать любой из шести микотоксинов. Водная экстракция устраняет необходимость в опасных материалах, а ее инновационная технология дает точные и воспроизводимые результаты.

Ридер Raptor® позволяет пользователям просто добавить образец и уйти — прибор контролирует объем, температуру и время анализа. Система позволяет запускать три образца одновременно.

- Простая водная экстракция
- Быстрый результат
- Отсутствует перекрестная реактивность

